

Water-soluble Long-arm Biotin Conjugation Kit

Product Information

Cat No	Product Name	Size
BIOS-2024K	Water-soluble Long-arm Biotin Conjugation Kit	1 mg

Description

水溶性长臂生物素标记试剂盒提供了生物素标记所需全部试剂,用于简单有效地对蛋白质、抗体和其他含有伯氨基分子进行生物素标记。长臂降低多个生物素化分子与同一亲和素分子复合物结合时的空间位阻,生物素结合的空间位阻能够有效优化标记和检测效果。生物素已经活化,可直接使用,每次可标记 0.1-2 mg。试剂盒中包括用于抗体标记脱盐的 Collection tube,不用透析,操作简便,熟练操作 90 min 可完成整个标记过程。

Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin 专一地与伯胺反应(N-末端及赖氨酸残基侧链)形成稳定的酰胺键。

Component

Component	Size
Biotin	1 vial
Buffer	50 ul
DMSO	150 ul
Purification column	2 vial
Collection tube	2 vial

Storage

2-8℃可保存 6 个月以上,勿冻存。

Process

北京百欧泰生物科技有限公司

Tel: 400-669-8850 Email: info@biotyscience.com

Address: 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

1. 抗体准备

- 1.1. 建议抗体浓度在 1-2mg/ml 之间。
- 1.2. 抗体中不要含有 BSA 或其它蛋白质成分。
- 1.3. 抗体缓冲液中不要含有氨基的盐（如：Tris, NaN₃ 等），pH 在 6.5-8.5 为宜。

2. 抗体标记

- 2.1. 取出 Biotin 离心数秒，将管中 Biotin 干粉甩至管底；
- 2.2. 管中加入 50ul DMSO 用移液枪反复吹打或 vortex 混匀至 Biotin 完全溶解；
- 2.3. 抗体中加入适量调整缓冲液（每 100ul 抗体中加入 10ul 调整缓冲液）；
- 2.4. 将溶解后的 Biotin 加入抗体中（每 100ug 抗体中加入 4.0ul Biotin），用移液枪反复吹打或 vortex 混匀。
- 2.5. 将抗体-Biotin 混合物置水平摇床或旋转混匀仪，在摇动状态下室温避光（反应管可包裹锡箔纸）反应 1h。

注：如果需要较高 Biotin 偶联比，可适当延长抗体和 Biotin 偶联时间。

3. 游离 Biotin 去除

- 3.1. 取出纯化柱，将纯化柱 3000rpm 离心 2min。
- 3.2. 暂时保留收集管中的缓冲液。
- 3.3. 将纯化柱移至新的收集管上，吸取抗体-Biotin 偶联物置纯化柱中填料的表面。如果样品体积小于 50ul，应先用 3.2 保留的缓冲液将液体量补足 50ul。上样体积最大不要超过 100ul。
- 3.4. 待样品渗入填料后，3000rpm 离心 2min。
- 3.5. 将抗体-Biotin 标记物 4℃保存待用，终产品可 4℃可保存 1 年。

Note

1. Store the kit at 2-8℃, do not freeze.
2. The components of the kit may be upside down during transportation, causing liquid or dry powder reagents to stick to the tube wall or bottle cap. Please centrifuge before use to make the liquid or dry powder reagent attached to the tube wall or bottle cap settle to the bottom of the tube.
3. Biotin needs to be prepared for immediate use, and the dissolved Biotin cannot be stored for a

long time.

4. The buffer in the purification column contains the toxic component sodium azide (NaN_3).

Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when using it.

5. DMSO is slightly toxic, permeable to human skin and irritating to the eyes. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when using it.

6. The dialysis, concentration and concentration determination of the antibody before labeling will all cause the loss of the amount of antibody. Therefore, when preparing the antibody before labeling, consider the most appropriate amount of antibody according to the specific situation.

Contact Us

QQ:499854788

3494243873

WeChat: 13681256816

17731100244

Email: info@biotyscience.com

Tel: 400-669-8850